



Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон

Інструкція по використанню

Призначення

Пробірки призначені для використання в імунології, мікробіології та інших лабораторних областях (розведення проб, центрифугування, титрування тощо).

Опис виробу:

Пробірки представляють собою вироби конічної форми, у яких діаметр набагато менше висоти. Пробірки можуть мати градувальні кільця або градування і розширене кільце на горловині (ободок), яке дозволяє пробірку фіксуватися в центрифугі. Пробірки на 50 мл можуть мати спідницю стійкості.

Пробірка конічна має кришку, що загвинчується, шаг градування 0,5мм, поле для маркування 10x40мм. Кришка виготовлена з поліетилену високого тиску. Пробірки виготовляються з двох видів пластика: поліпропілен (ПП, напівпрозорий) і полістирол (ПС, прозорий).

№	Найменування	Розмір	Об'єм
1	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 10 мл (ПП) нестерильна	15x100 мм	10 мл
2	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 10 мл (ПП) стерильна	15x100 мм	10 мл
3	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» 10 мл (ПС) нестерильна	15x100 мм	10 мл
4	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» 10 мл (ПС) стерильна	15x100 мм	10 мл
5	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 15 мл (ПП) нестерильна	16x120 мм	15 мл
6	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 15 мл (ПП) стерильна	16x120 мм	15 мл
7	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» 15 мл (ПС) нестерильна	16x120 мм	15 мл
8	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» 15 мл (ПС) стерильна	16x120 мм	15 мл
9	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 50 мл (ПП) нестерильна	30x115 мм	50 мл
10	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 50 мл (ПП) стерильна	30x115 мм	50 мл
11	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 50 мл (із спідницею стійкості) (ПП) нестерильна	30x115 мм	50 мл
12	Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 50 мл (із спідницею стійкості) (ПП) стерильна	30x115 мм	50 мл

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності.

Не використовувати не за призначенням.

Не використовувати повторно – одноразового використання.

**Спосіб використання:**

1. Оберіть пробірку, за розміром найбільш відповідну обсягу матеріалу, з яким потрібно працювати або розмірами гнізда автоматичного аналізатора, в якому буде досліджуватися матеріал.

Вибір матеріалу пробірки визначається потребою в оптичній прозорості її стінок (ПС/ПП).

2. Перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.

3. Обробіть руки антисептиком та надягніть рукавички.

4. Помістіть досліджуваний матеріал всередину пробірки.

5. Далі використовуйте пробірку відповідно до поставлених завдань:

- ємність для зберігання або транспортування зразка. В такому випадку слід щільно закрити пробірку кришкою для запобігання втрати зразка;
- дослідження на аналітичному рівні – використовується для пробпідготовки: розведення проб, центрифугування тощо.

Пробірки з поліпропілену мають високу стійкість до температурних впливів (від -90°C до $+121^{\circ}\text{C}$). Полістирол витримує температуру в діапазоні від -10°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Кришки з термічною стійкістю в діапазоні від -50° до $+80^{\circ}\text{C}$.

Пробірки з ПС матеріалу витримують центрифугування до 5000 g, а ПП – до 12000 g.

6. Після використання, утилізувати згідно встановлених вимог.



В стерильних виробів на маркуванні додатково нанесено:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Виробник:

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China Jiangsu

Джіангсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД,

адреса: Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду
02.12.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.