



Штатив для пробірок Фалькон "ВОЛЕС"

Інструкція по використанню

Призначення

Штатив використовується для встановлення і утримання пробірок типу Фалькон.

Опис виробу:

Штатив має маркування гнізд буквами і цифрами, яка дозволяє швидко і точно визначити розташування пробірки в штативі. Універсальний штатив для пробірок типу Фалькон має можливість розмістити 30 пробірок діаметром до 17 мм і 20 пробірок діаметром до 28 мм.

Розмір штатива: 207x170x60 мм

Матеріал: АВС-пластик

Кількість гнізд: 50

Пакування: індивідуальна упаковка – поліетиленовий пакет (в розібраному стані);
транспортна коробка – 50 шт.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати не за призначенням.

Використання:

1. Дістань штатив з упаковки та складіть його.
2. Встановіть на рівну поверхню.
3. Зробіть необхідні маніпуляції з пробірками та встановіть їх в штатив, обравши гніздо відповідно до розмірів пробірки.
4. Після закінчення маніпуляцій зі штативом очистіть його.

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



Виробник:

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China Jiangsu

Адреса: Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China /

Джіангсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД,

адреса: Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду

02.12.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.