



Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова

Інструкція по використанню

Призначення:

Піпетка Пастера використовується для відбору різних рідин (біологічних рідин, реактивів і т.д), їх переносу в ємності для транспортування, зберігання і проведення досліджень, крапельного дозування, безпечною роботи з рідкими бактеріальними культурами, для роботи з клітинними культурами, проведення серологічних реакцій та інше.

Опис виробу:

Являє собою трубку, на одному кінці якої знаходиться замкнений резервуар, котрий використовується для заповнення піпетки, а на іншому кінці – витягнутий звужений носик. Стерильні та нестерильні піпетки Пастера виготовлені з поліетилену високої прозорості. Метод стерилізації: етилен оксидом.

№п/п	Найменування виробу	Довжина, мм
1	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 65 мм, стерильна	65
2	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 65 мм, нестерильна	65
3	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 67 мм, стерильна	67
4	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 67 мм, нестерильна	67
5	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 80 мм, стерильна	80
6	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 80 мм, нестерильна	80
7	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 148 мм, стерильна	148
8	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 148 мм, нестерильна	148
9	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 1 мл, 145 мм, стерильна	145
10	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 1 мл, 145 мм, нестерильна	145
11	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 1 мл, 160 мм, стерильна	160
12	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 1 мл, 160 мм, нестерильна	160
13	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 2 мл, 150 мм, стерильна	150
14	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 2 мл, 150 мм, нестерильна	150
15	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 3 мл, 160 мм, стерильна	160
16	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 3 мл, 160 мм, нестерильна	160
17	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 3 мл, 178 мм, стерильна	178
18	Піпетка Пастера "ВОЛЕС" пластикова, 3 мл, 178 мм, нестерильна	178

**Протипоказання по використанню:**

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.


Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням

Використання:

1. Дістати піпетку Пастера з упаковки.
2. Взяти виключно за резервуар для заповнення.
3. Стиснувши резервуар піпетки і поступово його відпускаючи, провести заповнення піпетки.
4. Після використання піпетку утилізувати.

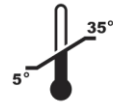

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**Виробник:**

Hangzhou Rollmed Co Ltd.

Room No.301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 Jiangdong Zhonglu Road, 210019

Nanjing, People's Republic Of China

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду
09 листопада 2020 року

Директор ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.